

不用再抽 Genomic DNA 了

VIAGEN
Biotech

Direct PCR Lysis Reagents
Genotyping without DNA isolation

One Tube

單管操作 PCR直接上機

血液直接PCR反應組

Direct Blood PCR Set

超便利!

- 血液直接加入0.2mL PCR反應
- 省時: 不需離心、不需萃取
- 環保: 減少離心管、Tips浪費
- 快速: 不需incubator, 直接上機
- 方便: 內含Taq、dNTP, 無需外加
- 安全: 不含有機溶劑

Protocol:

Combine the following reagents
in a 0.2-ml PCR tube

Blood	: 1~10 uL
BP-Taq	: 2 uL
Primer	: 1~2 uL
BP-Mixer	: 38uL
PCR-Grade Water:	1~8 uL
Total Volume	: 50 uL

老鼠尾巴直接PCR反應組

三大步驟 坐擁五大優勢

1. Lyse tails in
DirectPCR
Lysis Reagent

相較於傳統操作方式，

Direct PCR System 提供五大優勢

2.

Incubate for
45 min at 85度C

1. 省時: Virtually no hands-on time. Crude tail lysates for PCR!
2. 省錢: One tail for \$15 only
3. 安全: No organic reagents 無有機溶劑
4. 環保: No wastes (organic reagents, tubes, tips, etc...)
5. 可靠、有效率: Virtually 100% success rate with high yields.

3.

PCR genotyping
with 1 ul lysates.

編號	產品名稱		促銷價
101-T	DirectPCR-Tail	250 mouse tails (50 ml)	4,300
102-T		500 mouse tails (100 ml)	7,600
401-E	DirectPCR-Ear	250 mouse tails (25 ml)	4,300
402-E		500 mouse tails (50 ml)	7,600
201-Y	DirectPCR-Yolk sac	Yolk sac (50ml)	4,300
202-Y		Yolk sac (100ml)	7,600
301-C	DirectPCR-Cell	Cultured cell (50 ml)	4,300
302-C		Cultured cell (100 ml)	7,600
MB-DBP	Direct Blood PCR Kit	50 rxns (含Taq、dNTP)	4,500

翰新國際有限公司

石博清

0915-669352

王仲欽

0963-078738

TEL: (02) 2945-3479

www.hecyll.com.tw

E-mail: hycellbio@gmail.com