


全罩式細胞 の緩速凍結盒

日本国産，使用方法は簡単です。-80℃の中に
静置する，3時間後に凍結完。MADE IN JAPAN



FREEZER BEST 高い生存率
の細胞凍結

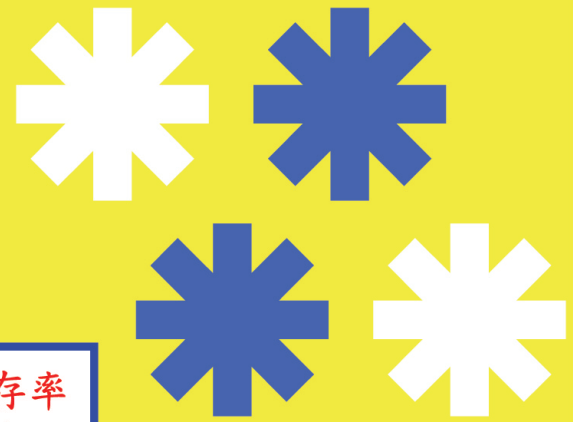

一般市售凍結盒上蓋均無緩凍液。凍細胞時溫度無法均勻緩凍



本盒上蓋與瓶身夾層均具有緩凍液且無須再補充。緩凍品質佳



置於-80度會以每分鐘下降1度緩慢凍結。三小時後即凍結完成

凍細胞



直接放入盒內並移到-80度

不必再擔心放在-20度忘了拿

 來回只需 3 小時

傳統老舊方法

先凍-20度 → 再凍-80度

來回需要兩天時間
常發生放在-20度忘了拿

上蓋有緩凍 才是四面八方都緩凍 簡單四步驟 輕鬆完成你工作

- * 依凍細胞條件將細胞配置與分裝
- * 將本緩速凍結盒由4度冰箱取出
- * 將細胞凍管放入本緩速凍結盒內
- * 置於-80度等待三小時後完成凍結

